

## Блокатор $\beta$ -глюканов

### КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

BT10

### СОСТАВ

Реактив состоит из буферного раствора ингибитора фактора G, свободного от эндотоксинов.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Блокатор  $\beta$ -глюканов используется в анализе на эндотоксины для блокирования чувствительного к глюканам пути G в ЛАЛ-реактиве, при этом анализ становится более специфичным к эндотоксинам

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Растворите лиофилизат амебоцитов с помощью блокатора  $\beta$ -глюканов вместо воды для БЭТ. Выполните анализ на эндотоксины, следуя указаниям инструкции по использованию для конкретного реактива.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Только для использования *In Vitro*. Вся стеклянная посуда, пластик и растворители, контактирующие с блокатором  $\beta$ -глюканов, не должны содержать бактериальные эндотоксины.

### СОДЕРЖАНИЕ ЭНДОТОКСИНОВ

Содержание эндотоксинов в блокаторе  $\beta$ -глюканов составляет менее 0.005 ЕЭ/мл.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре 2~30° С.

### 【Производитель】

Xiamen Bioendo Technology Co., Ltd.

Адрес: 131 Xinjia Road, Haicang Xinyang Industrial Zone, Xiamen, China

Телефон: +86-592-592-6885886

Факс: +86-592-2095294

Email: sales@houshiji.com

Web Site: www.lalendotoxin.com